


MagNA Pure 24 System

Przewodnik do Archive Viewer Wersja 1.3

MagNA Pure 24 Archive Viewer w wersji 1.2

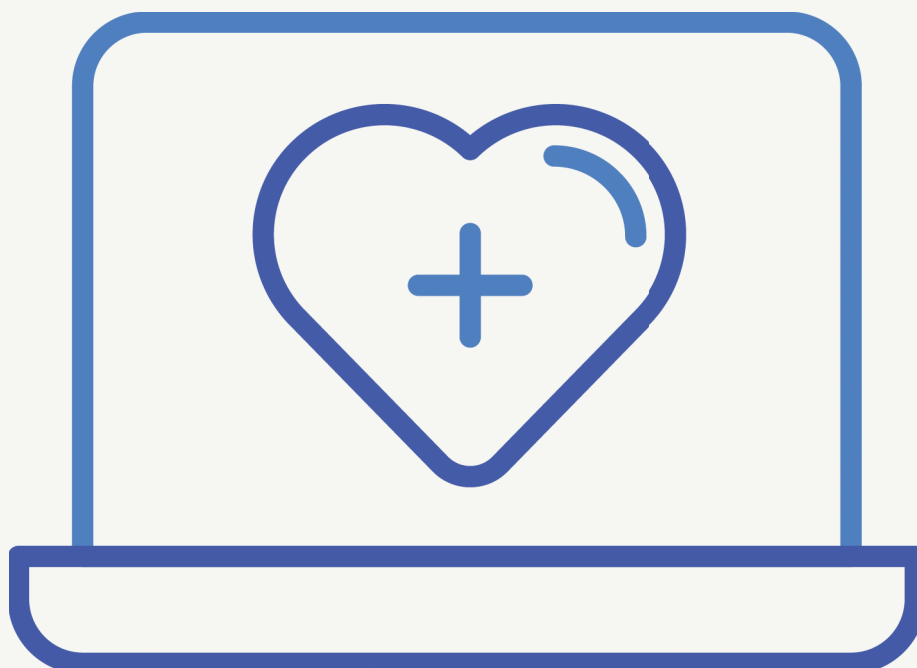

Informacje o publikacji

Wersja publikacji	Wersja oprogramowania Archive viewer	Data zmiany	Opis zmian
1.0	1.0	Czerwiec 2018 r.	Wersja pierwsza
1.1	1.0	Styczeń 2021 r.	Aktualizacja IVDR • Szczegółowy opis zmian – patrz Asystent użytkownika.
1.2	1.2	Lipiec 2021 r.	Usunięto wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7.
1.3	1.2	Maj 2023 r.	Nowa strona tytułowa, zaktualizowane kolory i czcionki. Zaktualizowano sformułowanie na początkowej stronie publikacji. • Szczegółowy opis zmian – patrz Asystent użytkownika.

Historia zmian

Uwagi o wydaniu

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla użytkowników MagNA Pure 24 Archive Viewer.

Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia, aby wszystkie informacje zawarte w tej publikacji były w chwili jej wydania prawidłowe. Jednakże istnieje możliwość, że wytwórca tego produktu będzie musiał zaktualizować informacje zawarte w tej publikacji w wyniku działań nadzoru nad produktem, co spowoduje wydanie nowej wersji tej publikacji.

Zdjęcia/rysunki

Ilustracje w tej publikacji zostały dodane wyłącznie w celach poglądowych. Widoczne na zrzutach ekranów zmienne ustawienia i dane, takie jak testy, wyniki lub ścieżki dostępu, nie mogą być wykorzystywane na potrzeby laboratorium.

Gwarancja

Wszelkie przeprowadzone przez klienta modyfikacje systemu powodują utratę ważności gwarancji.

W sprawie warunków gwarancji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub serwisem gwarancyjnym.

Prawa autorskie

© 2018–2023 Roche Diagnostics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dot. licencji

Oprogramowanie MagNA Pure 24 Software jest chronione prawem umów, prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Oprogramowanie MagNA Pure 24 Software zawiera licencję użytkownika pomiędzy firmą F. Hoffmann-La Roche Ltd. a posiadaczem licencji i tylko upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do oprogramowania i z niego korzystać. Nieuprawnione użycie i rozpowszechnianie może prowadzić do nałożenia sankcji cywilnych i karnych.

Oprogramowanie typu open-source i oprogramowanie komercyjne

Oprogramowanie MagNA Pure 24 Software może zawierać komponenty lub moduły oprogramowania typu open source lub oprogramowania komercyjnego. Więcej informacji na temat własności intelektualnej i innych ostrzeżeń, a także licencji dotyczących programów zawartych w oprogramowaniu MagNA Pure 24 Software — patrz okno [About](#) dostępne w produkcie.

Oprogramowanie MagNA Pure 24 Software i system MagNA Pure 24 System jako całość może stanowić wyrób podlegający przepisom obowiązującego prawa. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji użytkownika i na oznakowaniu.

Należy pamiętać, że zezwolenie traci ważność zgodnie z odpowiednimi przepisami, jeśli w oprogramowaniu MagNA Pure 24 Software zostaną wprowadzone jakiegokolwiek nieautoryzowane zmiany.

Znaki towarowe

Stosuje się następujące znaki towarowe:

MAGNA PURE jest znakiem towarowym firmy Roche.

Wszystkie pozostałe nazwy lub znaki towarowe są odpowiednio własnością podmiotów je posiadających.

Adresy kontaktowe



Roche Molecular Systems, Inc.
1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876
USA
Wyprodukowano w Szwajcarii



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Niemcy
Wyprodukowano w Szwajcarii



Dystrybuowane w Stanach Zjednoczonych przez:
Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, Indiana
Stany Zjednoczone

Podmioty stowarzyszone firmy Roche

Lista wszystkich podmiotów stowarzyszonych firmy Roche jest dostępna na stronie:

www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm

eLabDoc

Elektroniczną dokumentację użytkownika można pobrać za pomocą e-usługi eLabDoc na portalu **navify**® Portal:

navifyportal.roche.com

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym podmiotem stowarzyszonym lub pracownikiem serwisu Roche.

Spis treści

Przedmowa.....	6
Oświadczenie	6
Symbole i skróty	7
Informacje dotyczące przeglądarki Archive viewer	8
Instalowanie przeglądarki Archive viewer	9
Konfigurowanie przeglądarki Archive viewer ..	11
Konfigurowanie lokalizacji przechowywania archiwów	11
Konfigurowanie ustawień przeglądarki Archive viewer	12
Korzystanie z przeglądarki Archive viewer	16
Informacje dotyczące interfejsu użytkownika przeglądarki Archive viewer ..	17
Dostęp do wszystkich archiwów za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania	18
Uzyskiwanie dostępu do konkretnych archiwów za pomocą funkcji importu	21
Wyświetlanie pozycji archiwum	22

Przedmowa

Niniejszą publikację należy stosować razem z Asystentem użytkownika systemu MagNA Pure 24 System.

Oświadczenie

Przeglądarka Archive viewer wyświetla zarchiwizowane dane, odczytuje wygenerowane pliki archiwum i wyświetla je użytkownikowi. Przeglądarka Archive viewer nie generuje wyników diagnostycznych i nie należy jej używać do aktywnego monitorowania pacjenta lub podejmowania decyzji klinicznych. Przeglądarka Archive viewer nie jest przeznaczona do użytku diagnostycznego.

Symbole i skróty

Nazwy wyrobów

Z wyjątkiem sytuacji, w których z kontekstu jasno wynika inne znaczenie, stosuje się podane niżej nazwy wyrobów i skróty.

Nazwa wyrobu	Deskryptor
Przeglądarka MagNA Pure 24 Archive viewer	Przeglądarka Archive viewer

 Nazwy wyrobów

Oznaczenia stosowane w publikacji

Symbol	Wyjaśnienie
•	Pozycja listy.
	Powiązane tematy zawierające dalsze informacje.
	Wskazówka. Informacje dodatkowe na temat prawidłowego użytkowania lub przydatne wskazówki.
►	Rozpoczęcie zadania.
	Dodatkowe informacje w ramach zadania.
→	Wynik czynności wchodzącej w skład zadania
	Częstotliwość zadania.
	Czas trwania zadania.
	Materiały wymagane do przeprowadzenia zadania.
	Konieczne czynności poprzedzające wykonanie zadania.
	Temat główny. Użyty w odnośniku do tematu głównego.
►	Zadanie. Użyty w odnośniku do zadania.
	Rysunek. Użyty w tytule rysunku i jako odnośnik do rysunku.
	Tabela. Użyty w tytule tabeli i jako odnośnik do tabeli.
$\sqrt{xy}$	Równanie. Użyty w odnośniku do równania.
	Przykład kodu. Użyty w tytułach kodu i jako odnośnik do kodu.

 Oznaczenia stosowane w publikacji

Oznaczenia stosowane na produktach

Symbol	Wyjaśnienie
	Instrukcja użytkowania.

 Oznaczenia stosowane na produktach

Informacje dotyczące przeglądarki Archive viewer

Przeglądarka Archive viewer to niezależne oprogramowanie uruchamiane na oddzielnym komputerze. Za pomocą przeglądarki Archive viewer można przeglądać archiwa wygenerowane za pomocą systemu MagNA Pure 24 System.

W celu uzyskania pliku wykonywalnego (EXE) przeglądarki Archive viewer skontaktuj się z pracownikiem serwisu Roche.

Przeglądarkę Archive viewer można zainstalować na dowolnym komputerze, który spełnia minimalne wymagania systemowe.

Minimalne wymagania systemowe

Minimalne wymagania systemowe komputera niezbędne do uruchomienia przeglądarki Archive viewer są następujące:

Wymagania	Parametr
System operacyjny	Windows 10 (64-bitowy)
Sprzęt	Komputer
	Intel Core i5 (czterordzeniowy, 2,9 GHz)
	Dysk DRAM o pojemności 8 GB
	Dysk HDD o pojemności 500 GB
Sieć	100 Mbit/s Ethernet

☰ Minimalne wymagania systemowe

Zalecane ustawienia regionalne

Dla komputera uruchamiającego przeglądarkę Archive viewer zalecane są poniższe ustawienia regionalne:

Ustawienie regionalne	Parametr
Format	Angielski (Stany Zjednoczone)
Długi format daty	dddd, MMMM d, yyyy
Długi format godziny	hh:mm:ss tt
Krótki format daty	M/d/yyyy
Krótki format godziny	h:mm tt
Symbol dziesiętny	. (kropka)
Separator listy	, (przecinek)

☰ Zalecane ustawienia regionalne

Instalowanie przeglądarki Archive viewer

Aby przeglądać archiwa wygenerowane przez system MagNA Pure 24 System, należy zainstalować przeglądarkę Archive viewer na oddzielnym komputerze.

Do zainstalowania przeglądarki Archive viewer potrzebny jest jej plik EXE. W celu uzyskania pliku EXE przeglądarki Archive viewer skontaktuj się z pracownikiem serwisu Roche.

Bezpieczeństwo danych

Należy ograniczyć fizyczny dostęp do komputera, na którym zainstalowano przeglądarkę Archive viewer oraz do całej podłączonej do niego infrastruktury IT (komputer, kable, wyposażenie sieciowe itp.). Należy chronić archiwa przed nieautoryzowanym dostępem.



Do 10 minut




- ☐ Plik EXE programu Archive viewer
- ☐ Komputer spełniający wymagania systemowe



- ☐ Uprawnienia do instalowania oprogramowania na komputerze
- ☐ Dostosowane ustawienia regionalne komputera

► Aby zainstalować oprogramowanie Archive viewer na komputerze

- 1 Skopiuj plik EXE programu Archive viewer na komputer.
- 2 Zamknij wszystkie inne aplikacje na komputerze.

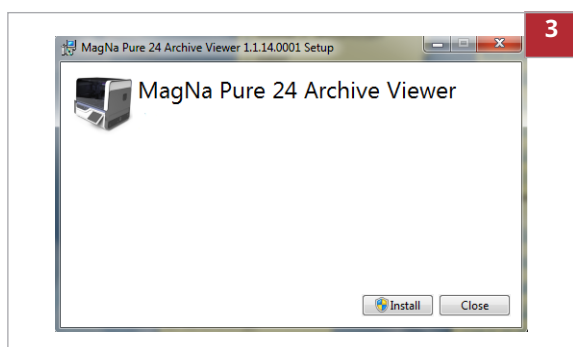

- 3 Dwukrotnie kliknij plik EXE, a następnie kliknij przycisk **Install**.
- 4 Poczekaj do pomyślnego zainstalowania programu Archive viewer i kliknij przycisk **Close**.
→ Na pulpicie pojawi się ikona programu Archive viewer.
- 5 Skonfiguruj lokalizacje przechowywania oraz ustawienia programu Archive viewer w opisany sposób ((• 11)).

Konfigurowanie przeglądarki Archive viewer

Po zainstalowaniu przeglądarki Archive viewer należy skonfigurować lokalizację przechowywania archiwów oraz ustawienia programu Archive viewer.

 Aby działała funkcja szybkiego wyszukiwania programu Archive viewer, należy skonfigurować lokalizację przechowywania archiwów.

W tym podrozdziale

Konfigurowanie lokalizacji przechowywania archiwów (11)

Konfigurowanie ustawień przeglądarki Archive viewer (12)

Konfigurowanie lokalizacji przechowywania archiwów

Aby móc korzystać z funkcji szybkiego wyszukiwania programu Archive viewer, na komputerze, gdzie uruchomiono program Archive viewer, należy skonfigurować lokalizację przechowywania archiwów.


Lokalizacje przechowywania archiwów to foldery, gdzie przechowywane są archiwa:

- Na dysku lokalnym
- W podłączonej lokalizacji sieciowej
- Na nośniku pamięci USB
- Na dysku optycznym

Przenieś archiwa z nośnika zewnętrznego (skonfigurowanego jako lokalizacja archiwum w systemie MagNA Pure 24 System) do skonfigurowanych lokalizacji przechowywania archiwów.



- ☐ Przeglądarka Archive viewer zainstalowana na komputerze

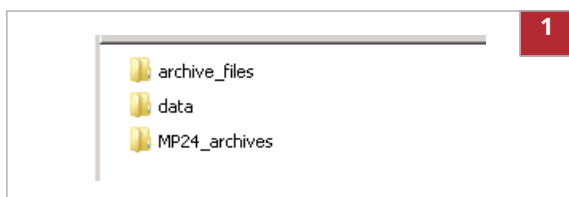


► Aby skonfigurować lokalizacje przechowywania archiwów


- 1 Utwórz do 10 lokalizacji przechowywania (tj. folderów) na archiwa. Przestrzegaj poniższych zaleceń:
 - Nie wolno przechowywać archiwów w folderze głównym *drive:* komputera, np., *D:*.
 - Archiwa należy zawsze przechowywać w folderze, np., *D:\data*.
 - Nie wolno nadawać folderowi nazwy „archives” (archiwa), jeżeli jest on bezpośrednim folderem podrzędnym folderu głównego *drive:*, np., *D:\archives*.

- 2 Na komputerze przejdź do następującego folderu:

C:\Users\Public\Documents\ArchiveViewer

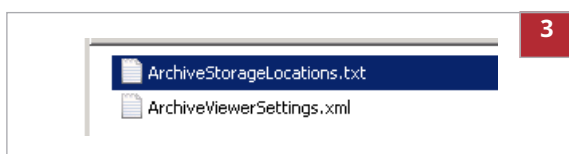

- 3 Otwórz (pusty) plik *ArchiveStorageLocations.txt*, używając edytora tekstu.

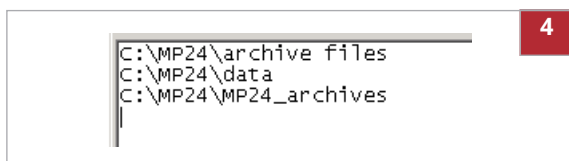

- 4 Wpisz ścieżki dostępu do lokalizacji przechowywania plików utworzonych w punkcie 1. Użyj oddzielnego wiersza dla każdej lokalizacji.

- 5 Zapisz i zamknij plik.

- ❶ Funkcja szybkiego wyszukiwania programu Archive viewer może uzyskiwać dostęp wyłącznie do skonfigurowanych lokalizacji przechowywania archiwów.

Konfigurowanie ustawień przeglądarki Archive viewer

Ustawienia przeglądarki Archive viewer określają nagłówki i format raportów eksportowanych z tego programu.

Ustawienia przeglądarki Archive viewer są stosowane podczas eksportowania raportu z tego programu.

W poniższej tabeli przedstawiono możliwe wartości ustawień programu Archive viewer:

Ustawienie	Możliwe wartości
nazwa	- Tekst 0-50 znaków
address1	- Tekst 0-50 znaków
address2	- Tekst 0-50 znaków
address3	- Tekst 0-50 znaków
address4	- Tekst 0-50 znaków
kontakt	- Tekst 0-50 znaków
logo	Plik PNG
formatStrony	- A4 (wartość domyślna) - List

 Ustawienia przeglądarki Archive viewer

 Wyświetlanie pozycji archiwum (22)



☐ Opcjonalnie: logo laboratorium pod postacią pliku PNG




☐ Przeglądarka Archive viewer zainstalowana na komputerze


► Aby skonfigurować ustawienia przeglądarki Archive viewer

1 Na komputerze przejdź do następującego folderu:

C:\Users\Public\Documents\ArchiveViewer

2 Otwórz plik *ArchiveViewerSettings.xml* w edytorze tekstowym.

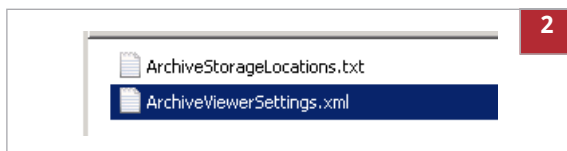

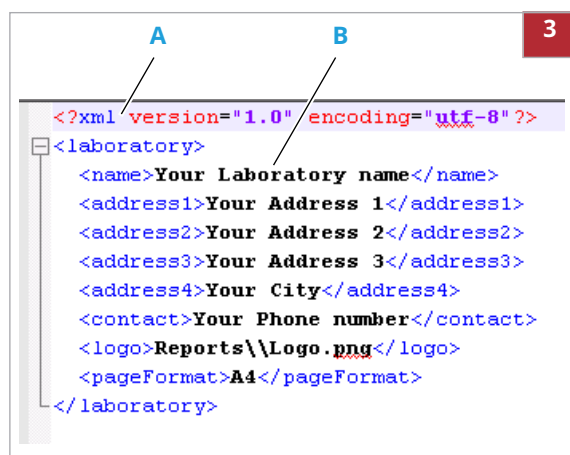

- A** Niebieski i czerwony tekst: kod XML (nie zmieniaj)
- B** Czarny tekst: zastąp informacjami danego laboratorium

3 Wprowadź informacje danego laboratorium do pliku. Zwróć uwagę na możliwe wartości podane w powyższej tabeli:

- Aby dołączyć do nagłówka raportu nazwę, adres i numer telefonu danego laboratorium, należy zastąpić poniższy tekst:
Your Laboratory name
Your Address 1
Your Address 2
Your Address 3
Your City
Your Phone number
- Opcjonalnie, aby dołączyć do nagłówka raportu logo laboratorium, należy zastąpić tekst `Logo` nazwą pliku z logo.
Należy zachować tekst `Reports\\` i rozszerzenie pliku `.png`.
- Aby zmienić format strony raportu z A4 na List, należy zastąpić tekst `A4` tekstem `Letter`.
- Aby wykluczyć tekst z nagłówka raportu, lecz pozostawić w nim pusty wiersz, należy usunąć tekst pomiędzy nawiasami trójkątnymi, np.:
Your Address 3
- Aby wykluczyć tekst z nagłówka raportu bez pozostawiania pustego wiersza, należy usunąć cały wiersz z pliku, np.:
<address3>Your Address 3</address3>

4 Zapisz i zamknij plik.

5 Jeżeli w pliku została wprowadzona nazwa pliku logo, przejdź do następującego folderu na komputerze:


*C:\Program Files\Roche
Diagnostics\MP24\ArchiveViewer\Reports*

6 Skopiuj plik logo do tego folderu.

- Nazwa pliku logo musi być identyczna z wprowadzoną w pliku.
Plik logo musi być plikiem PNG.

7 Tworzenie raportu:

- Wykonaj szybkie wyszukiwanie zgodnie z opisem w (18).
- Możesz również zaimportować archiwum zgodnie z opisem w (21).
- Wyeksportuj raport zgodnie z opisem w (22).

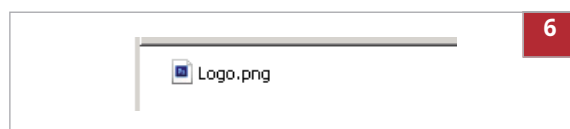

- 8 Sprawdź nagłówek raportu. W razie potrzeby popraw plik *ArchiveViewerSettings.xml* zgodnie z opisem w punktach od 1 do 4.

Korzystanie z przeglądarki Archive viewer

W systemie MagNA Pure 24 System archiwizowanie powoduje wygenerowanie archiwum składającego się z 3 oddzielnych plików:

- Plik indeksu szybkiego wyszukiwania (rozszerzenie pliku *.index*)
- Plik archiwum z metadanymi (rozszerzenie pliku *.archive*)
- Spakowany plik zawierający rzeczywiste dane (rozszerzenie pliku *.part0*)

Przy przenoszeniu archiwów do innej lokalizacji (np. z nośnika zewnętrznego do lokalizacji przechowywania archiwów) należy dopilnować przeniesienia wszystkich plików archiwum.

UWAGA

Bezpieczeństwo danych

Ryzyko nieprawidłowego wykorzystania i/lub manipulowania plikami archiwów.

- ▶ Do przesyłania i przechowywania plików trzeba używać bezpiecznych kanałów (np. sFTP lub dedykowanego nośnika zewnętrznego).
- ▶ Upewnij się, że pliki w lokalizacji archiwów (np. na komputerze) są zabezpieczone.

W tym podrozdziale

Informacje dotyczące interfejsu użytkownika przeglądarki Archive viewer (17)


Dostęp do wszystkich archiwów za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania (18)

Uzyskiwanie dostępu do konkretnych archiwów za pomocą funkcji importu (21)

Wyświetlanie pozycji archiwum (22)

Informacje dotyczące interfejsu użytkownika przeglądarki Archive viewer

Aby zapewnić łatwość obsługi, interfejs użytkownika przeglądarki Archive viewer oparto o taką samą koncepcję zakładek, paneli i nawigacji, jaka jest używana w oprogramowaniu MagNA Pure 24 Software.

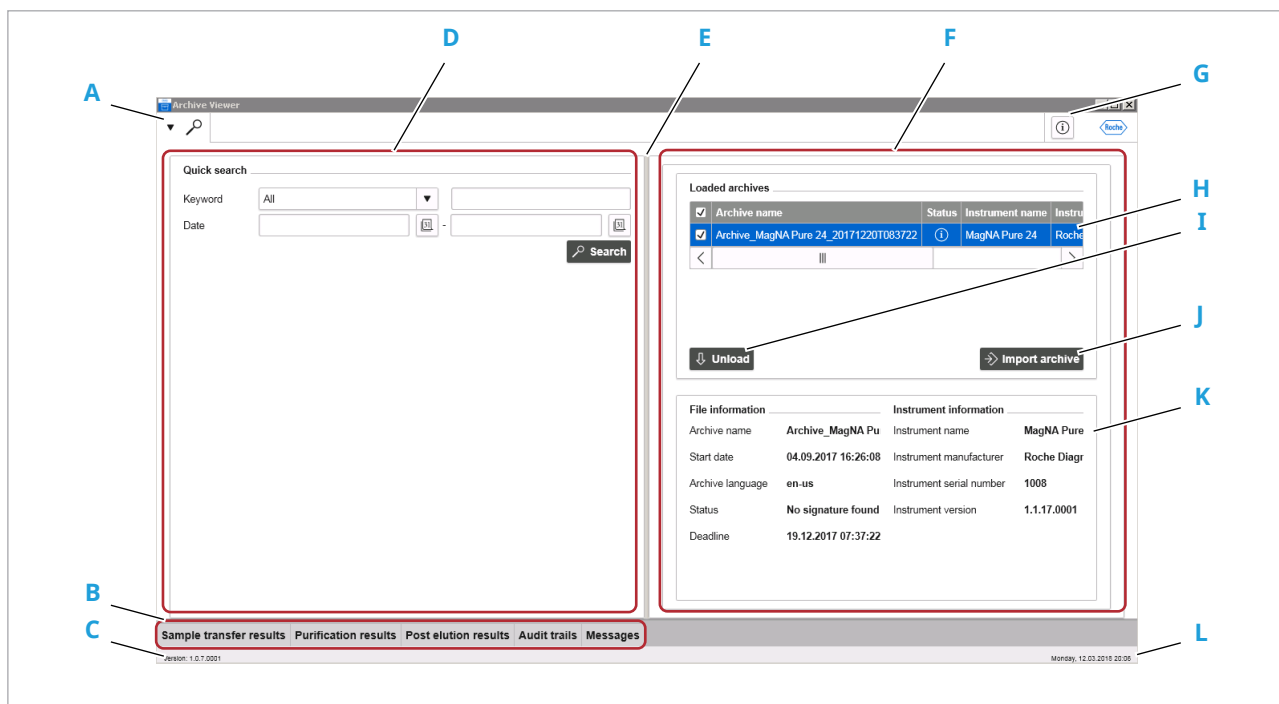

- A Zakładka szybkiego wyszukiwania
- B Karty
- C Wersja
- D Panel główny
- E Przycisk podziału ekranu
- F Panel szczegółów


- G Przycisk informacji
- H Wczytane archiwa
- I Przycisk **Unload**
- J Przycisk **Import archive**
- K Informacje o archiwum i aparacie
- L Data i godzina

Ogólne informacje dotyczące przeglądarki Archive viewer

Informacje dotyczące pozycji archiwum

Aby wyświetlić pozycje archiwum, należy wybrać jedną z kart u dołu głównego panelu.

Aby wyświetlić szczegóły pozycji archiwum w obrębie panelu szczegółów, należy ją wybrać.

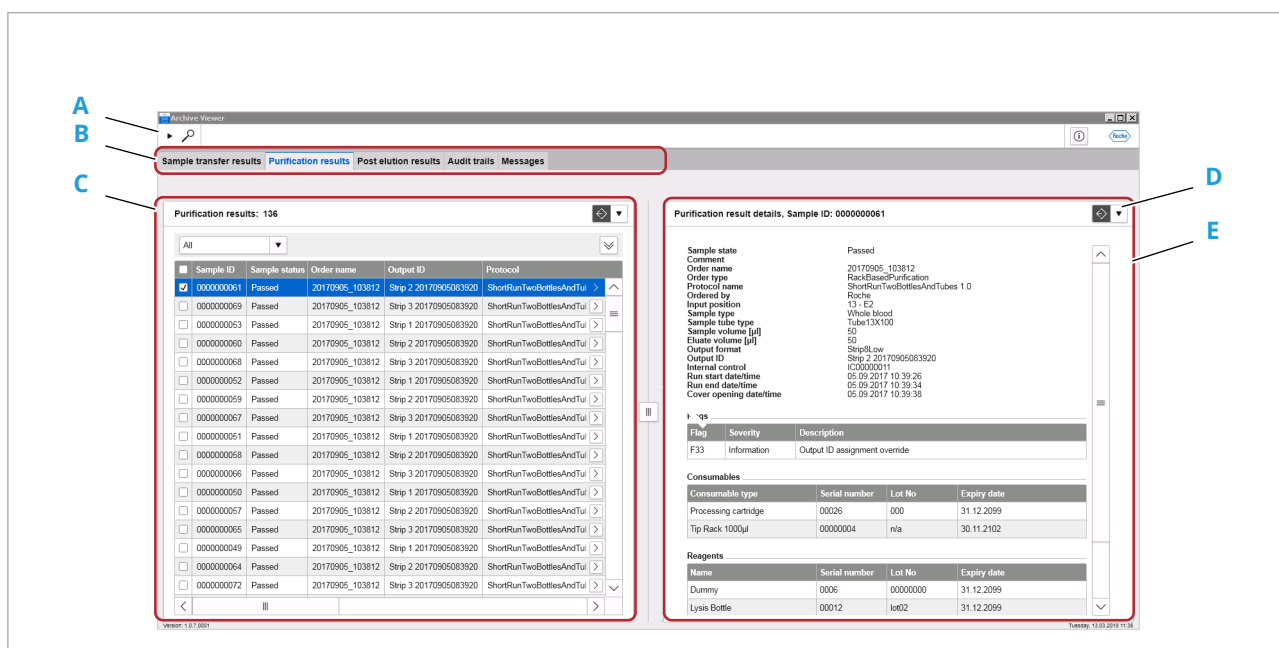

A Zakładka szybkiego wyszukiwania

B Karty

C Pozycje archiwum

D Przycisk eksportowania/drukowania

E Szczegóły pozycji archiwum

 Pozycje archiwum

Dostęp do wszystkich archiwów za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania

Aby uzyskać dostęp do konkretnych pozycji archiwum spośród wszystkich archiwów, należy użyć funkcji szybkiego wyszukiwania przeglądarki Archive viewer.

Funkcja szybkiego wyszukiwania uzyskuje dostęp do wszystkich archiwów we wszystkich skonfigurowanych lokalizacjach przechowywania archiwów.

Archiwa przechowywane poza skonfigurowanymi lokalizacjami przechowywania archiwów są wykluczone z szybkiego wyszukiwania.



☐ Archiwa przeniesione do skonfigurowanych lokalizacji przechowywania archiwów.

☒ Konfigurowanie lokalizacji przechowywania archiwów (11)

► Aby uzyskać dostęp do wszystkich archiwów za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania



The screenshot shows the 'Quick search' section of the Archive viewer. It includes a 'Keyword' field with a dropdown menu (labeled A), a 'Date' field with a date picker (labeled B), and a 'Date' field with a date picker (labeled C). A 'Search' button is located at the bottom right (labeled D). A red box with the number '2' is in the top right corner.

A Lista rozwijana **Keyword**

B Pole **Date** (data początku okresu wyszukiwania)

C Pole **Keyword**

D Pole **Date** (data końca okresu wyszukiwania)

1 Aby uruchomić przeglądarkę Archive viewer, dwukrotnie kliknij ikonę tego programu na pulpicie.

2 Wprowadź kryteria wyszukiwania w oknie grupy **Quick search**:

- Wybierz słowo kluczowe z listy rozwijanej **Keyword**.
- W polu **Keyword** wprowadź wartość wyszukiwania dla wybranego słowa kluczowego.
- W polach **Date** wprowadź datę początku i końca okresu wyszukiwania.
- ❗ Funkcja szybkiego wyszukiwania uzyskuje dostęp do *wszystkich* archiwów w skonfigurowanych lokalizacjach przechowywania archiwów.

3 Opcjonalnie, aby wyświetlić listę pozycji wszystkich archiwów, wszystkie kryteria wyszukiwania należy pozostawić niewypełnione.


- ❗ W zależności od ilości zarchiwizowanych danych może to długo potrwać.

4 Kliknij przycisk **Search**.

5 Aby potwierdzić wczytanie archiwów, kliknij przycisk **Load**.


- ❗ Za pomocą przycisku **Ignore** można anulować wczytywanie archiwów.
- Do przeglądarki Archive viewer zostaną zaimportowane wszystkie archiwa zawierające pozycje pasujące do kryteriów wyszukiwania.
- Zaimportowane archiwa są podane w polu grupy **Loaded archives**.

The screenshot shows a 'File is loading' dialog box. It contains a table with columns: File number, File name, Certificate fingerprint, and Status. The table has one row with the following data: 1, Archive_MagNA Pure 24_20171220T083722, and No signature found. Below the table, there is a message: 'There are files that have no valid signature or certificate. How do you want to proceed?'. At the bottom right, there are two buttons: 'Ignore' and 'Load'. A red box with the number '5' is in the top right corner.

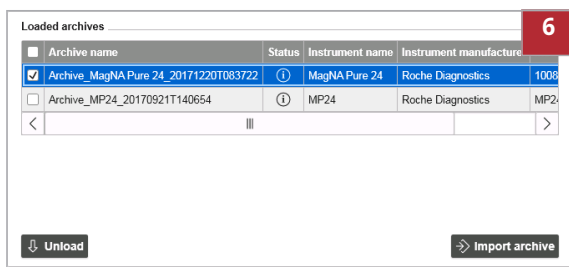

6 Aby dostosować szybkie wyszukiwanie, należy wykonać poniższe czynności:

- Wróć do punktu 2 i dostosować kryteria wyszukiwania.
- Aby wykluczyć konkretne archiwa z szybkiego wyszukiwania, wybierz je i kliknij przycisk **Unload**.
- Aby ponownie uwzględnić niektóre z wcześniej wykluczonych archiwów, należy je zaimportować w opisany sposób (( 21)). Kliknij przycisk **Search**.
- Aby ponownie uwzględnić *wszystkie* wcześniej wykluczone archiwa, ponownie kliknij przycisk **Search**.
- ❗ Aby zawęzić wyniki szybkiego wyszukiwania, należy zmniejszyć liczbę archiwów. Użycie funkcji importu i przefiltrowanie wyświetlonych pozycji archiwum może być szybszym rozwiązaniem.

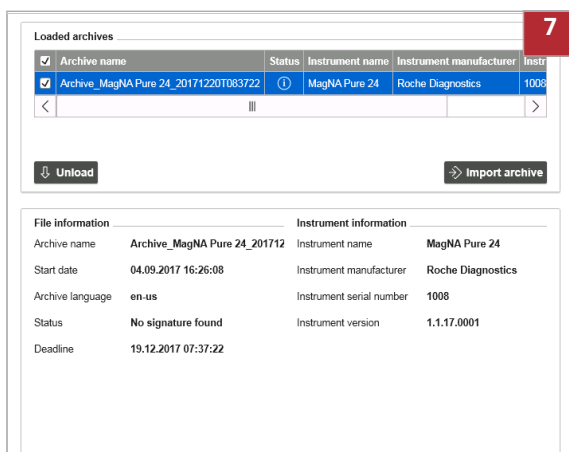

7 Wybierz dane archiwum, aby wyświetlić informacje o pliku oraz aparacie powiązane z archiwum.

8 Wyniki wyszukiwania można wyświetlić w opisany sposób (( 22)).

Powiązane tematy

- [Archiwizowanie danych – patrz Asystent użytkownika.](#)
- [Konfigurowanie lokalizacji przechowywania archiwów \(11\)](#)
- [Informacje dotyczące interfejsu użytkownika przeglądarki Archive viewer \(17\)](#)
- [Uzyskiwanie dostępu do konkretnych archiwów za pomocą funkcji importu \(21\)](#)
- [Wyświetlanie pozycji archiwum \(22\)](#)


Uzyskiwanie dostępu do konkretnych archiwów za pomocą funkcji importu

Aby uzyskać dostęp do wszystkich pozycji archiwum konkretnych archiwów, należy użyć funkcji importu przeglądarki Archive viewer.

Funkcja importu umożliwia uzyskanie dostępu do archiwów przechowywanych poza skonfigurowanymi lokalizacjami przechowywania archiwów, np. na nośniku zewnętrznym używanym w systemie MagNA Pure 24 System jako lokalizacja archiwizacji.

► Aby uzyskać dostęp do konkretnego archiwum za pomocą funkcji importu

1 Aby uruchomić przeglądarkę Archive viewer, dwukrotnie kliknij ikonę tego programu na pulpicie.

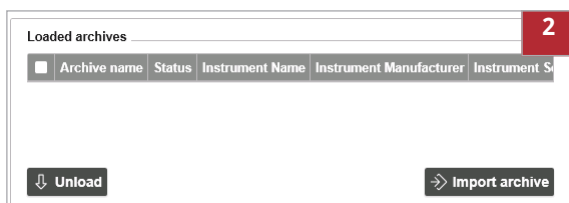

2 W oknie grupy **Loaded archives** kliknij przycisk **Import archive**.

3 Przejdź do pliku archiwum. Wybierz plik i kliknij przycisk **Open**.

❶ Można wybrać kilka plików archiwum w tym samym folderze.

4 Aby potwierdzić wczytanie archiwum, kliknij przycisk **Load**.


❶ Za pomocą przycisku **Ignore** można anulować wczytywanie archiwów.

→ Dane archiwum zostaje wyświetlone w polu grupy **Loaded archives**.



5 Aby zaimportować dodatkowe archiwa, powtórzyć czynności opisane w krokach od 2 do 4.

❶ Przy importowaniu kilku archiwów należy rozważyć ich liczbę. Wyłączenie niektórych archiwów z szybkiego wyszukiwania może być szybszym rozwiązaniem.

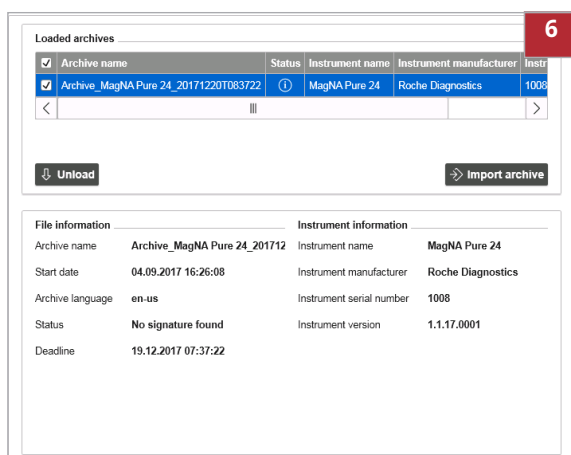

- 6 Wybierz dane archiwum, aby wyświetlić informacje o pliku oraz aparacie powiązane z archiwum.
- 7 Można przeglądać pozycje zaimportowanych archiwów w sposób, którego opis zawiera (► 22).
- 8 Opcjonalnie, aby ponownie wyładować archiwum, wybierz je i kliknij przycisk **Unload**.

► Powiązane tematy

- Archiwizowanie danych – patrz Asystent użytkownika.
- Informacje dotyczące interfejsu użytkownika przeglądarki Archive viewer (17)
- Dostęp do wszystkich archiwów za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania (18)
- Wyświetlanie pozycji archiwum (22)

Wyświetlanie pozycji archiwum

Można wyświetlać, sortować, filtrować, grupować i/lub eksportować wyniki, podglądy na potrzeby audytu i komunikaty zawarte w archiwach.

Po szybkim wyszukiwaniu lub zaimportowaniu archiwum jego pozycje są wyświetlane w obrębie panelu głównego.

Informacje o raportach programu Archive viewer

Przy eksportowaniu pozycji archiwum z przeglądarki Archive viewer, nagłówek i logo raportów zależą od ustawień tego programu.

- Konfigurowanie ustawień przeglądarki Archive viewer (12)



- ☐ Przeprowadzono szybkie wyszukiwanie lub zaimportowano archiwa
- ☐ Skonfigurowano ustawienia przeglądarki Archive viewer


► Aby wyświetlić pozycje archiwum

1 Aby wyświetlić pozycje archiwum, należy wybrać zakładkę u dołu panelu głównego:

- **Sample transfer results**
- **Purification results**
- **Post elution results**
- **Audit trails**
- **Messages**

→ Pojawiają się wpisy odpowiadającego archiwum.


→ Jeżeli wyświetlane pozycje archiwum zostały przefiltrowane przy użyciu funkcji szybkiego wyszukiwania, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

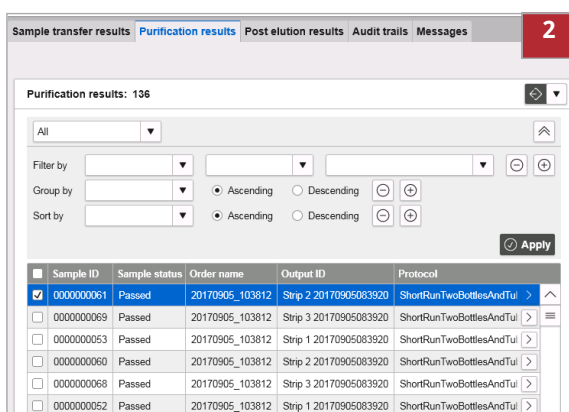

2 W obrębie panelu głównego można sortować, filtrować i/lub grupować pozycje archiwum w sposób, którego opis zawiera Asystent użytkownika:

- Aby sortować w kierunku rosnącym lub malejącym, kliknij nagłówek kolumny.
- Aby wyświetlić panel filtra w celu uzyskania dostępu do dodatkowych opcji, kliknij przycisk .


❗ Nie można zapisać filtra niestandardowego.

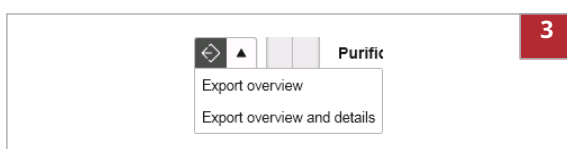


3 Aby wyeksportować pozycje archiwum pod postacią raportu w pliku PDF, kliknij na panelu głównym przycisk .

- Opcjonalnie, aby uwzględnić na raportach wyłącznie konkretne pozycje archiwum, należy wybrać te pozycje.
- Aby wyeksportować raport przeglądowy, kliknij polecenie **Export overview**.
- Aby wyeksportować raport przeglądowy i raporty szczegółowe, kliknij polecenie **Export overview and details**.

❗ Polecenie **Export overview and details** umożliwia utworzenie oddzielnego pliku PDF dla każdej pozycji archiwum zawartej w raporcie przeglądowym. W zależności od liczby pozycji archiwum może to chwilę potrwać.

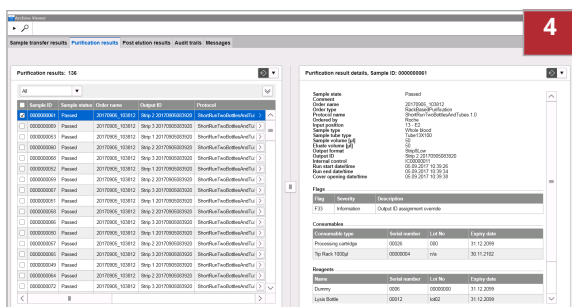

- 4 Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji archiwum, należy ją wybrać.
- Pozycja archiwum pojawi się w obrębie panelu szczegółów.

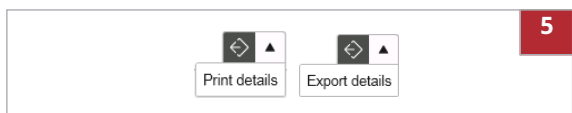

- 5 Aby wyeksportować raport szczegółowy danej pozycji archiwum, wybierz w obrębie panelu szczegółów przycisk . Kliknij polecenie **Print details** lub polecenie **Export details**.
- ❗ W odniesieniu do komunikatów dla użytkownika, raport szczegółowy można wyeksportować wyłącznie w obrębie panelu szczegółów. Nie można wyeksportować raportu przeglądowego lub raportu szczegółowego w obrębie panelu głównego.

📖 Powiązane tematy

- Konfigurowanie ustawień przeglądarki Archive viewer (12)
- Dostęp do wszystkich archiwów za pomocą funkcji szybkiego wyszukiwania (18)
- Uzyskiwanie dostępu do konkretnych archiwów za pomocą funkcji importu (21)